



# たい積実験器の正しい使い方

## 正しい使い方

- ① 実験器（装置）を組み立て水そうに水を入れる。
- ② れき、砂、どろが混ざった土をといにのせ、水で水そうに流し込む。
- ③ 水のごりがうすくなってからもう一度土を水で流し込む。

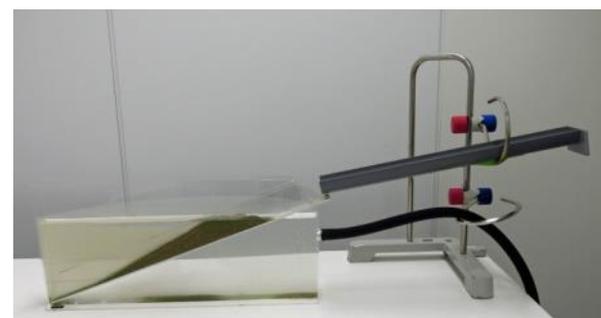

たい積の様子

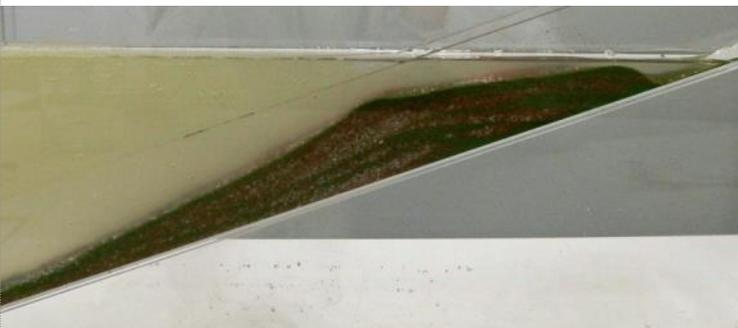

水そう型



円とう型

## 注意事項

- とい、円筒をしっかりと固定する。
- といからあふれるほど水を流し過ぎない。
- れき、砂、どろを流し台に流さない。



理科教育を支援する

公益社団法人 日本理科教育振興協会

TEL. 03-3294-0715 ホームページ <http://www.japse.or.jp>