

電子てんびんの正しい使い方

各部の名称



困った時のQ&A

- 表示部が安定しない。
 - 振動や風の影響のないところに移動させください。
 - 本体にロックスイッチがある場合はロックを解除してください。
- 計量中に「E」や「Error」マークが表示される。
 - 最大計量範囲をオーバーしている可能性があります。はかりたいものを取り除いてください。
- 計量中に「Lo」「LB」マークが表示される。
 - 電池が消耗している可能性があります。電池交換またはACアダプターを接続してください。

使い方

1. 安定した水平な台の上に置き電源を入れます。



2. 表示が「0」になっていることを確認します。

3. 【はかりたいものを直接計量する場合】

はかりたいものを計量皿の中央に静かにのせ、表示が安定したら数字を読みます。

【容器（風袋）を使って計量する場合】

容器を計量皿の中央にのせます。

「ゼロ」ボタンを押し、表示が「0」になっていることを確認します。はかりたいものを容器の中央に静かにのせ表示が安定したら数字を読みます。



4. 作業の終了
入/ゼロ/切 ボタンを長押しし、電源をオフにします。

5. 収納
積み重ね機能のないもの、積み重ね用ケースのないものは重ねて収納しない。



理科教育を支援する

公益社団法人 日本理科教育振興協会

TEL. 03-3294-0715 ホームページ <http://www.japse.or.jp>