

# 電子てんびんの保管方法・設置環境



清潔で安定した  
場所に置く

## 保管方法

- 秤量皿に荷重がかからないように保管する  
※専用ケース付、横置き可能、積み重ね可能な機種もあります。お手持ちの機種のパフォーマンスを確認してください。
- 湿気や埃の少ないところで保管する
- 電池またはACアダプタを抜いて保管する
- 皿を拭いてから保管する

## 設置場所の注意

- **安定している台の上で使用する**
  - ・不安定な台では正確に量れない。
  - ・水平器が付いている機種はバランスを取って使用する。
- **振動が多い場所で使わない**
  - ・正確に量れない。
- **風が当たらない場所で使用する**
  - ・表示がチラつく。（風防がある場合は使用する）
- **直射日光が当たらない場所で使用する**
  - ・表示が見えづらくなる。内部温度が上昇し正確に量れない。
- **周辺の温度・湿度の変化が激しい場所で使わない**
  - ・正確に量れない。
- **磁場を発生させる機器（磁石等）の周辺で使わない**
  - ・正確に量れない。
- **雨や水が当たらない場所で使用する**
  - ・感電やショートする恐れがある。



理科教育を支援する

公益社団法人 日本理科教育振興協会

TEL. 03-3294-0715 ホームページ <http://www.japse.or.jp>